



BIOTINYLATED ANTI-RABBIT IgG (H+L)

Catalog Number BA-1000

Vector Laboratories, Inc. • 30 Ingold Road • California, USA
Tel: (650) 697-3600 • Fax: (650) 697-0339
Email: vector@vectorlabs.com • Web site: www.vectorlabs.com

English



BIOTINYLATED ANTI-RABBIT IgG (H+L)

Catalog Number BA-1000

Description: Affinity purified, biotinylated anti-rabbit IgG, made in goat.

Unit Size: 1.5 mg biotinylated IgG

Storage Conditions: Store at 2 - 8 °C; for long-term storage, aliquots may be stored frozen.

INSTRUCTIONS FOR USE

Reconstitute by adding 1 ml distilled or deionized water. The resulting solution will have the following composition: 10 mM phosphate, pH 7.8, 0.15 M NaCl, 0.08% sodium azide. Immunohistochemical grade bovine serum albumin has been added for stabilization.

If this product is reconstituted as recommended, the resulting solution will be the same as that provided in the VECTASTAIN® ABC kits. The recommended concentration range for use is 2 - 10 µg/ml for 30 to 60 minutes at room temperature followed by the appropriate detection method.

DISPOSAL OF REAGENTS

Flush to sewer if allowed or dispose of reagents according to local regulations. MSDS available online at: www.vectorlabs.com.

For Professional Use Only.

Authorized Representative:

Vector Laboratories Ltd.,
3 Accent Park, Bakewell Road, Orton Southgate
Peterborough, PE2 6XS, United Kingdom,
Tel: (01733) 237999 • Fax: (01733) 237119

French



Anticorps Anti-IgG (H+L) de Lapin couplé à la Biotine Code BA-1000

Description: Anticorps anti-IgG (H+L) de lapin couplé à la Biotine, fait chez la chèvre, purifié par affinité.

Conditionnement: 1,5 mg d'anticorps (IgG) couplé à la Biotine

Conditions de stockage: Le flacon doit être conservé à une température comprise entre 2 et 8 °C. Pour un stockage à long terme, des aliquotes peuvent être conservés à l'état congelé.

PROTOCOLE

Reconstituer en ajoutant 1 ml l'eau distillée ou déionisée. La solution obtenue aura la composition suivante : 10 mM phosphate, pH 7.8, 0.15 M NaCl, 0.08% sodium azide. De l'albumine de sérum de bœuf (grade immunohistochimique) a été ajoutée pour la stabilisation.

Dans ces conditions de reconstitution, la solution d'anticorps obtenue est identique à celle fournie dans les Kits VECTASTAIN® ABC. La gamme de concentrations recommandée pour l'utilisation de cet anticorps est de 2 à 10 µg/ml pour une incubation pendant 30 à 60 minutes à température ambiante, suivie de la méthode de détection appropriée.

ELIMINATION DES RÉACTIFS

L'élimination des réactifs doit être réalisée selon la réglementation locale en vigueur. Les fiches de sécurité (MSDS) sont disponibles sur notre site : www.vectorlabs.com.

Produit destiné à un Usage Professionnel Seulement.

Représentant Autorisé:

Vector Laboratories Ltd.,
3 Accent Park, Bakewell Road, Orton Southgate
Peterborough, PE2 6XS, United Kingdom,
Tel: (01733) 237999 • Fax: (01733) 237119

German



Biotinylierter Anti- Kaninchen IgG (H+L) Antikörper

Katalognummer BA-1000

Beschreibung: Affinitätsgeinigter, biotinylierter Anti- Kaninchen IgG (H+L) Antikörper, in Ziege produziert.

Produktmenge: 1.5 mg biotinyliertes IgG

Lagerung: Der Antikörper sollte bei 2 - 8 °C gespeichert werden. Für langfristige Lagerung können die Aliquoten eingefroren werden.

ANWENDUNGSANLEITUNG

Den Antikörper in 1 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser lösen. Die resultierende Lösung hat den folgenden Aufbau: 10 mM Phosphat, pH 7.8, 0.15 M NaCl, 0.08% Natriumazid. Immunohistochemisches Grad-BSA ist für Stabilität hinzugefügt worden.

Wenn die Lösung wie empfohlen procuziert wird, ist die Lösung dieselbe wie die in den VECTASTAIN® ABC Kits. Die empfohlene Gebrauchskonzentration ist zwischen 2 - 10 µg/ml. Bei Zimmertemperatur für 30 - 60 Minuten inkubieren. Folgen Sie mit einer passenden Detektionsmethode.

BESEITIGUNG DER REAGENSEN

Die Reagenzien entsprechend lokalen Regelungen beseitigen. Das MSDS ist online bei www.vectorlabs.com vorhanden.

Ausschließlich für professionellen Gebrauch.

Autorisierter Repräsentant:

Vector Laboratories Ltd.,
3 Accent Park, Bakewell Road, Orton Southgate
Peterborough, PE2 6XS, United Kingdom,
Tel: (01733) 237999 • Fax: (01733) 237119

Spanish



Anticuerpo Biotinilado Anti-IgG (H+L) de Conejo

Referencia: BA-1000

Descripción: Anticuerpo biotinilado anti-IgG (H+L) de Conejo, hecho en cabra, purificado para afinidad.

Cantidad: 1.5 mg de anticuerpo (IgG) biotinilado

Condiciones de almacenamiento: Debe ser guardado entre 2 - 8 °C; Para conservar el reactivo durante mucho tiempo pueden hacerse alícuotas y congelarlas.

INSTRUCCIONES DE USO

Para reconstituir agregar 1 ml de agua destilada o desionizada. La solución resultante tendrá la composición siguiente: 10 mM phosphate, pH 7.8, 0.15 M NaCl, 0.08% sodium azide. Para la estabilización se ha agregado Albúmina de suero vacuno (Grado de Immunohistoquímica).

Si este producto se reconstituye según lo recomendado, la solución que resulta será igual que la proporcionada en los kits VECTASTAIN® ABC. La gama de concentración recomendada para el uso es de 2 - 10 µg/ml por 30 - 60 minutos de incubación a temperatura ambiente, seguido por el método de detección apropiado.

DISPOSICIÓN DE LOS REACTIVOS

Eliminar por el desagüe si está permitido, o eliminar el reactivo según la normativa local. MSDS accesible en www.vectorlabs.com.

Sólo para Uso Profesional.

Representante Autorizado:

Vector Laboratories Ltd.,
3 Accent Park, Bakewell Road, Orton Southgate
Peterborough, PE2 6XS, United Kingdom,
Tel: (01733) 237999 • Fax: (01733) 237119

Swedish



BIOTINYLERAD ANTI-KANIN IgG (H+L)

Katalognummer BA-1000

Beskrivning: Affinitetsrenad, biotinylerad anti-kanin IgG, gjord i get.

Enhet: 1.5 mg biotinylerad IgG

Förvaring: Förvara vid 2 - 8 °C; för långtidsförvaring alikvotera och förvara i fry.

METODBESKRIVNING

Späd med 1 ml destillerat eller avjoniserat vatten. Detta ger en stamlösning med följande sammansättning: 10 mM fosfat, pH 7.8, 0.15 M NaCl, 0.08% natriumazid. Bovint serumalbumin av immunhistokemisk kvalitet har tillsatts för stabilisering.

Om denna produkt har späts enligt rekommendation, kommer den resulterande lösningen att vara samma som den, som är inkluderad i VECTASTAIN® ABC kiten. Rekommenderad koncentration för brukslösning är 2 - 10 µg/ml under 30 till 60 minuter vid rumstemperatur åtföljd av lämplig detektionsmetod.

AVFALLSHANTERING

Spola ut i avlopp om detta är tillåtet eller avyttra reagenset enligt lokala bestämmelser. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran: www.vectorlabs.com.

Endast för professionell användning.

Auktoriserad Representant:

Vector Laboratories Ltd.,
3 Accent Park, Bakewell Road, Orton Southgate
Peterborough, PE2 6XS, United Kingdom,
Tel: (01733) 237999 • Fax: (01733) 237119

Italian



Anticorpo Biotinilato Anti-IgG (H+L) di Coniglio

Catalogo BA-1000

Descrizione: Anticorpo biotinilato anti-IgG (H+L) di coniglio, fatto in capra, purificato per affinità.

Formato: 1.5 mg di anticorpo (IgG) biotinilato

Conservazione: deve essere conservato a 2 - 8 °C; per conservazione di lunga durata, le aliquote possono essere conservate congelate

ISTRUZIONI PER L'USO

Ricostituire aggiungendo 1 ml di acqua distillata o deionizzata. La soluzione risultante avrà la seguente composizione: 10 mM phosphate, pH 7.8, 0.15 M NaCl, 0.08% sodium azide. Albumina da siero di bue è stata aggiunta come stabilizzante.

Se questo prodotto è ricostituito come suggerito, la soluzione risultante sarà la stessa di quella fornita nei kits VECTASTAIN® ABC. La concentrazione suggerita per l'uso è di 2 - 10 µg/ml per 30 - 60 minuti a temperatura ambiente.

ELIMINAZIONE DEI REAGENTI
Attenersi alle leggi locali in materia. MSDS (schede di sicurezza disponibili nel sito www.vectorlabs.com).
Solo per Uso Professionale.
Rappresentante Autorizzato:
Vector Laboratories Ltd.,
3 Accent Park, Bakewell Road, Orton Southgate
Peterborough, PE2 6XS, United Kingdom,
Tel: (01733) 237999 • Fax: (01733) 237119